

## 拭子 DNA 保存液 使用说明书

产品编号: RE1033

储存条件: 常温保存, 有效期 3 年。

产品内容:

Components	RE1033
拭子 DNA 保存液	100mL/500mL
说明书	1 份

产品说明:

1. 拭子是一种常用的生物样品取材方法, 可以用于 PCR 等分子生物学分析。拭子取材的主要特点是快捷和非介入性(不会对对象造成伤害), 尤其适用于大规模筛查取样和特殊群体(如儿童)和组织(如口腔)的取样。
2. 使用广泛, 适用于各种拭子样品, 包括口腔拭子、鼻腔拭子、阴道拭子等。
3. 常温保存时间长达半年, 方便了拭子样品的野外采集和长途运输。

使用方法:

1. 将 0.5 mL 拭子 DNA 保存液加入到自备的 1.5 mL 塑料离心管中待用。
2. 用拭子涂抹口腔内表面、鼻腔表面或其他待取样器管的表面约十次。
3. 将拭子放入到加有的 1.5 mL 塑料离心管中, 剪去专用拭子柄部, 留药棉头于离心管中, 盖上离心管管盖后即可长期保存、运输。6 个月以内可以常温放置, 长期请置于-20°C以下保存。
4. 提取拭子 DNA 的步骤见拭子 DNA 提取试剂盒 (Cat: DE292)