

膜封闭液（5%脱脂奶粉） 使用说明书

产品编号：SL1330

保存：-20℃保存，保质期 1 年。

产品内容：

产品内容	SL1330
膜封闭液（5%脱脂奶粉）	100mL/500ml
说明书	1 份

产品说明：

Coolaber 膜封闭液（5%脱脂奶粉），为无菌 TBST 溶解的脱脂奶粉溶液，用于 Western 时转移了蛋白样品的膜的封闭。

当 Western 阴极可能检测出牛乳中的蛋白质时，不能用于封闭。

操作说明：

本产品为即用型，无需稀释。蛋白转膜后将转印膜置于容器中，加入足够量的膜封闭液充分覆盖膜，室温下振荡封闭半小时至 1 小时，即完成膜的封闭，然后进行一抗孵育等后续操作。

通常在室温封闭 60 分钟即可。如果对于一些背景非常高的抗体，可以 4℃封闭过夜。

注意事项：

- 1、本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 2、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。