

## 膜封闭液（3% BSA） 使用说明书

货号：SL1331

保存：4°C 保存一个月有效，-20°C 保质期两年。

### 产品内容：

产品内容	SL1331
膜封闭液（3% BSA）	100mL/500mL
说明书	1 份

### 产品说明：

Coolaber 膜封闭液（3% BSA），经过滤除菌处理，用于 Western 时转移了蛋白样品的 PVDF 膜或 NC 膜的封闭；短期（一个月）可置于 4°C 保存。

### 操作说明：

本产品为即用型，无需稀释。蛋白转膜后将转印膜置于容器中，加入足够量的膜封闭液充分覆盖膜，室温下振荡封闭半小时至 1 小时，即完成膜的封闭，然后进行一抗孵育等后续操作。

通常在室温封闭 60 分钟即可。如果对于一些背景非常高的抗体，可以 4°C 封闭过夜。

### 注意事项：

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。