

## 抗荧光衰减封片剂(含 DAPI) 使用说明书

产品编号: SL1841

规格: 5mL/25mL

保存: -20°C保存, 有效期 1 年。

### 产品说明:

抗荧光衰减封片剂(含 DAPI)(Antifade Mounting Medium)是一种用于减缓荧光淬灭的封片试剂。可以用于减缓各种常见荧光染料的荧光淬灭。操作简单, 在封片时用移液器滴一滴抗荧光衰减封片剂液在样品上, 盖上盖玻片即可完成操作。

按每个样品使用 50ul 计算, 5ml 的产品约可以用于 100 个样品。

### 使用说明:

#### 1. 贴壁细胞样品

A 染色完毕后, 吸尽残液

B 滴一滴抗荧光衰减封片剂液在载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片液, 尽量避免产生气泡。

C 随后做显微镜观察

#### 2. 组织切片:

A 染色完毕后, 吸尽残液。

B 滴一滴抗荧光衰减封片剂液在组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片液, 尽量避免产生气泡。

C 随后做显微镜观察。

### 注意事项:

1. 需自备盖玻片与载玻片。
2. 荧光物质均易发生淬灭, 染色后的样品宜避光保存。
3. 在使用抗荧光衰减封片剂的情况下可以减缓淬灭, 但仍宜尽量避光。
4. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。