

甘油明胶封片剂 使用说明书

产品编号: SL1842

保存条件: 2-8°C 储存, 有效期 12 个月。

包装内容:

产品内容	SL1842
甘油明胶封片剂	10mL/50mL
说明书	1 份

产品简介:

甘油明胶封片剂又称甘油明胶封固液, 是一种参考经典的 Kaiser 方法配制的水性封片液, 经过改良, 不含苯酚, 可以用于常规的各种切片、涂片等的封片。按照每个样品封片需要 50 μ l 计算, 10ml 可以用于 200 个样品的封片。

自备材料:

盖玻片、载玻片

显微镜

使用方法:

(一)贴壁细胞样品

1. 染色完毕后, 尽量吸干净染色液。
2. 加一滴甘油明胶封片剂于载玻片上, 盖上贴有细胞的盖玻片, 让细胞接触封片液, 尽量避免气泡。
3. 显微镜下观察细胞。

(二)组织切片

1. 染色完毕后, 尽量吸干净染色液。
2. 加一滴甘油明胶封片剂于组织切片上, 盖上盖玻片, 让切片接触封片液, 尽量避免气泡。

3. 显微镜下观察切片。

(三)其它样品：参考贴壁细胞样品或组织切片进行操作。

注意事项：

封片剂在温度较低时呈固态，使用前须在 37~40°C 温育，并在完全溶解后使用。