## CMD-W 培养基(不含琼脂)/SS/-Trp Broth 使用说明书

产品编号: PM3511

储运条件: RT

## 产品说明:

Coolaber 推出的 CMD-W 培养基,也称/SS/-Trp Broth 培养基,为干粉形态的 0.5 L/袋独立包装,既方便储运,也便于配制培养基,配好的培养基包含 0.67% 的 YNB, 2% 的 Sucrose, 0.1% 的 Glucose, 以及 0.075%的 DO Supplement -Trp (缺失色氨酸的氨基酸混合物)。

## 配制方法:

- 1. 取 400 ml 双蒸水,剪开包装,加入培养基干粉,溶解后定容至 500 ml;
- 2. 调 pH 至 5.8;
- 3. 115℃灭菌 20 分钟,或 121℃灭菌 15 分钟,备用。

## 注意事项:

- 1. 本品在包装打开后及时使用,注意防潮。
- 2. 严格遵循灭菌流程,以免培养基染菌,灭菌过程小心操作,防止烫伤。
- 3. 独立包装培养基倒出后,略有残留不会影响实验效果。