

SDS-PAGE 电泳液使用说明书

储存条件：室温保存，有效期 2 年。

产品内容：

Components	SL120X
5×SDS-PAGE 凝胶蛋白电泳缓冲液(SL1200)	500 mL
10×SDS-PAGE 凝胶蛋白电泳缓冲液(SL1201)	500 mL
说明书	1 份

产品说明：

Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液是可以用于 SDS-PAGE 的电泳缓冲液。本溶液为浓缩液，使用前稀释成 1×即用型缓冲液使用。即用型的电泳缓冲液可以回收，回收后可以再使用 1-2 次。

使用方法：

1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液配制：

配制量	1×Tris-甘氨酸-SDS 电泳缓冲液		
	500 mL	1000 mL	2000 mL
5×/10×Tris-甘氨酸电泳缓冲液	100mL/50mL	200 mL/100mL	400 mL/200mL
超纯水	400 mL/450mL	800 mL/900mL	1600 mL/1800mL

配制好的电泳液使用时间不宜超过两周。回收的电泳液可以重复使用 1-2 次，但为了取得最佳电泳效果，尽量使用新鲜配制的电泳液。本电泳缓冲液含有 SDS，不适用于非变性凝胶电泳。